

Микроскоп Kaisi KS-37045 7X45X тринокулярный + монитор + камера + подсветка

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к эксплуатации микроскопа прочитайте внимательно данную инструкцию, а также сохраните ее для последующего использования.

I. Памятка перед использованием микроскопа


Общие правила правильного использования микроскопа

- Необходимо устанавливать микроскоп в сухое и чистое место. Запрещается подвергать микроскоп воздействию прямых солнечных лучей, а также высокой температуре и сильной вибрации.
- Микроскоп является прецизионным инструментом, поэтому необходимо обращаться с ним максимально осторожно, избегая ударов или резких движений при транспортировке.
- Для того чтобы изображение было всегда четким необходимо чтобы поверхность линз всегда была чистой, без отпечатков пальцев и пятен.

Уход за микроскопом

- Необходимо чтобы все линзы были чистыми. Мелкие частички пыли с поверхности линз удаляются при помощи фена или мягкой ткани для линз. Отпечатки пальцев и пятна удаляются при помощи ткани, смоченной в спирте.
- Для очистки поверхностей микроскопа (особенно пластиковых) не разрешается использовать органические растворители. Рекомендуется использовать нейтральный растворитель.
- Запрещается разбирать микроскоп.
- После завершения работы с микроскопом накройте его чехлом, предохраняющим от пыли.
- Для надлежащей работы микроскопа необходимо периодически проводить его осмотр.

II. Составные части микроскопа

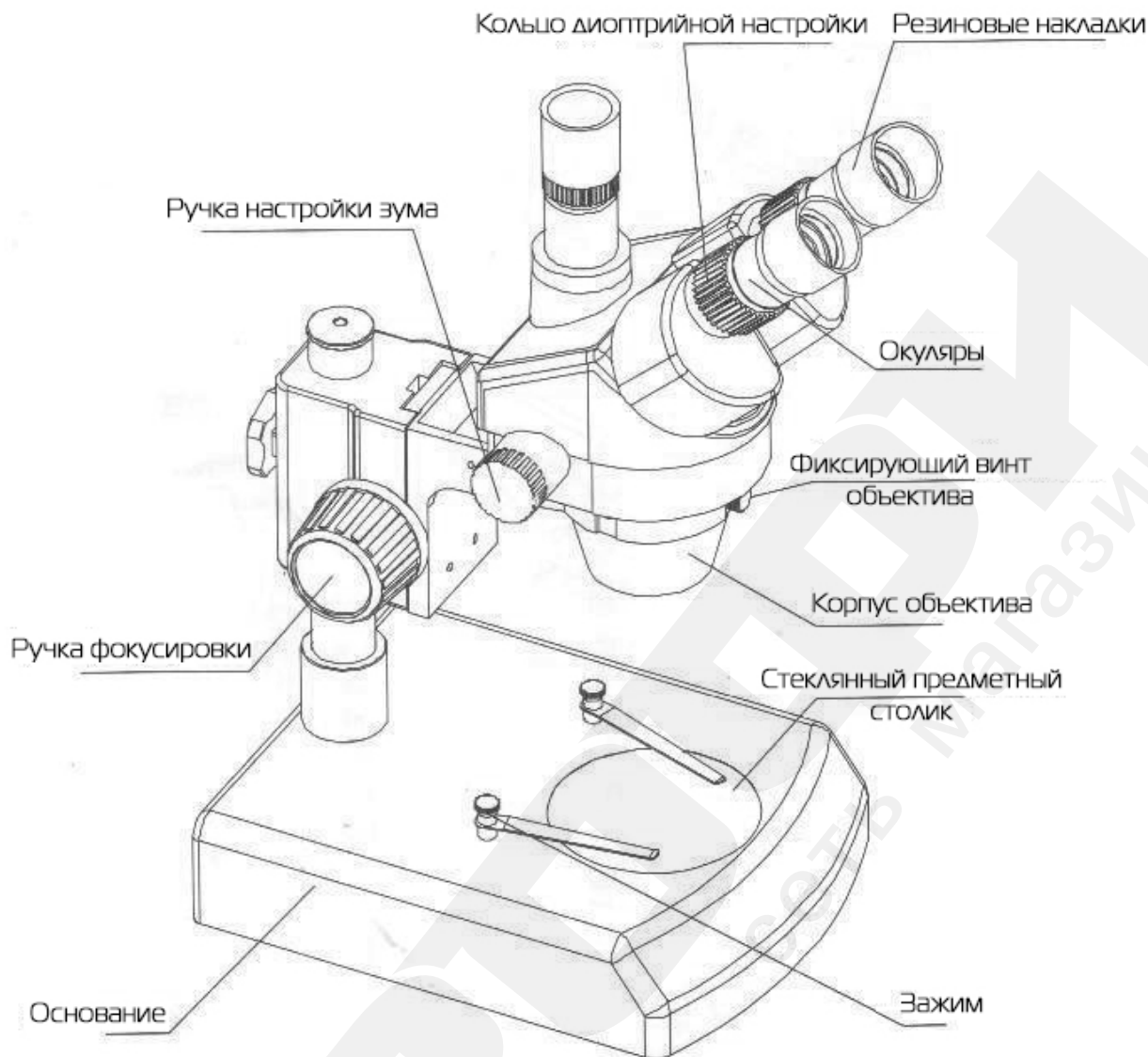



III. Процесс эксплуатации

- Установите образец в центр белого или черного предметного столика, при необходимости закрепите образец на предметном столике при помощи зажимов.
 - Выберите увеличение с помощью ручки настройки зума.
 - Установите кольцевую подсветку (поставляется в комплекте).
 - Используйте ручки фокусировки для настройки изображения. При необходимости измените фокусное расстояние, перемещая голову микроскопа на штативе.
 - Используйте кольцо диоптрийной настройки для настройки изображения.
 - Откорректируйте межзрачковое расстояние.
- При необходимости используйте резиновые накладки на окуляры.


Микроскоп 37045D тринокулярный, в комплект поставки входят камера и монитор для просмотра изображения.

Характеристики:

Размеры	50x50x52мм
Интерфейс	VGA
Линзы	C/CS
Рабочее напряжение	12В
Сила тока	150мА
Формат	1/2 7"
Размер пикселей	3x3um
Разрешение	1920x1080
TV Line	1200 TVLine
FPS	30FPS
Затвор	электронный
Динамический диапазон	60ДБ
Язык меню	Кит/Англ
Баланс белого	Авто/Ручной
HDR	+
Сетка	8 линий
Зеркальное отражение	+
Ручные настройки (яркость, контраст, свет)	+
Выходное разрешение	1920*1080/1600*1200/1440*900/1366*768/1280*1024/1280*720/1024*768/800*600

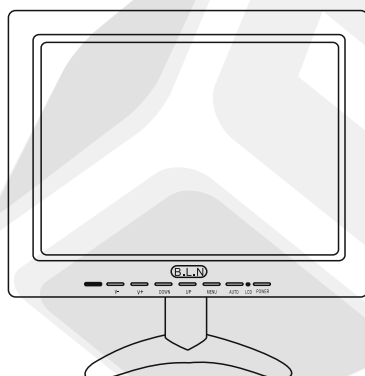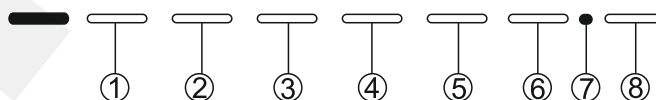

1. V- Уменьшение звука, также используется для выбора пунктов в меню.
2. V+ Увеличение звука, также используется для выбора пунктов в меню.
3. DOWN Вниз - Используется для выделения пунктов в меню.
4. UP Вверх - Используется для выделения пунктов в меню.
5. MENU – Активация меню
6. AV/PC – Переключение между различными сигналами
7. LED – Индикатор работы монитора
8. POWER – Кнопка включения/выключения

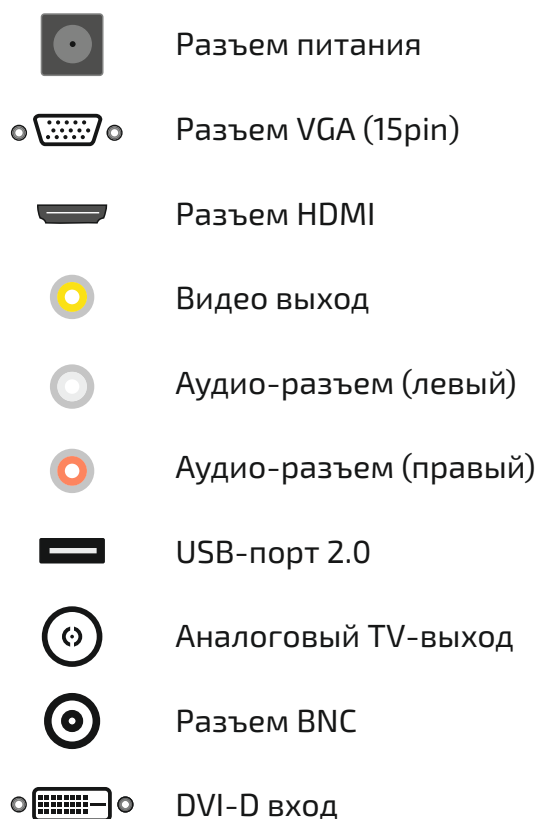Расшифровка интерфейсов:**Меры предосторожности:**

- Не подвергайте воздействию влаги и высоких температур.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не ремонтируйте самостоятельно, обращайтесь в специализированный сервисный центр.
- Используйте в хорошо проветриваемых помещениях.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления