

Микроскоп Kaisi KS-7045D 7X45X с большой платформой + кольцевая подсветка

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к эксплуатации микроскопа прочитайте внимательно данную инструкцию, а также сохраните ее для последующего использования.

I. Памятка перед использованием микроскопа


Общие правила правильного использования микроскопа

- Необходимо устанавливать микроскоп в сухое и чистое место. Запрещается подвергать микроскоп воздействию прямых солнечных лучей, а также высокой температуре и сильной вибрации.
- Микроскоп является прецизионным инструментом, поэтому необходимо обращаться с ним максимально осторожно, избегая ударов или резких движений при транспортировке.
- Для того чтобы изображение было всегда четким необходимо чтобы поверхность линз всегда была чистой, без отпечатков пальцев и пятен.

Уход за микроскопом

- Необходимо чтобы все линзы были чистыми. Мелкие частички пыли с поверхности линз удаляются при помощи фена или мягкой ткани для линз. Отпечатки пальцев и пятна удаляются при помощи ткани, смоченной в спирте.
- Для очистки поверхностей микроскопа (особенно пластиковых) не разрешается использовать органические растворители. Рекомендуется использовать нейтральный растворитель.
- Запрещается разбирать микроскоп.
- После завершения работы с микроскопом накройте его чехлом, предохраняющим от пыли.
- Для надлежащей работы микроскопа необходимо периодически проводить его осмотр.

II. Составные части микроскопа

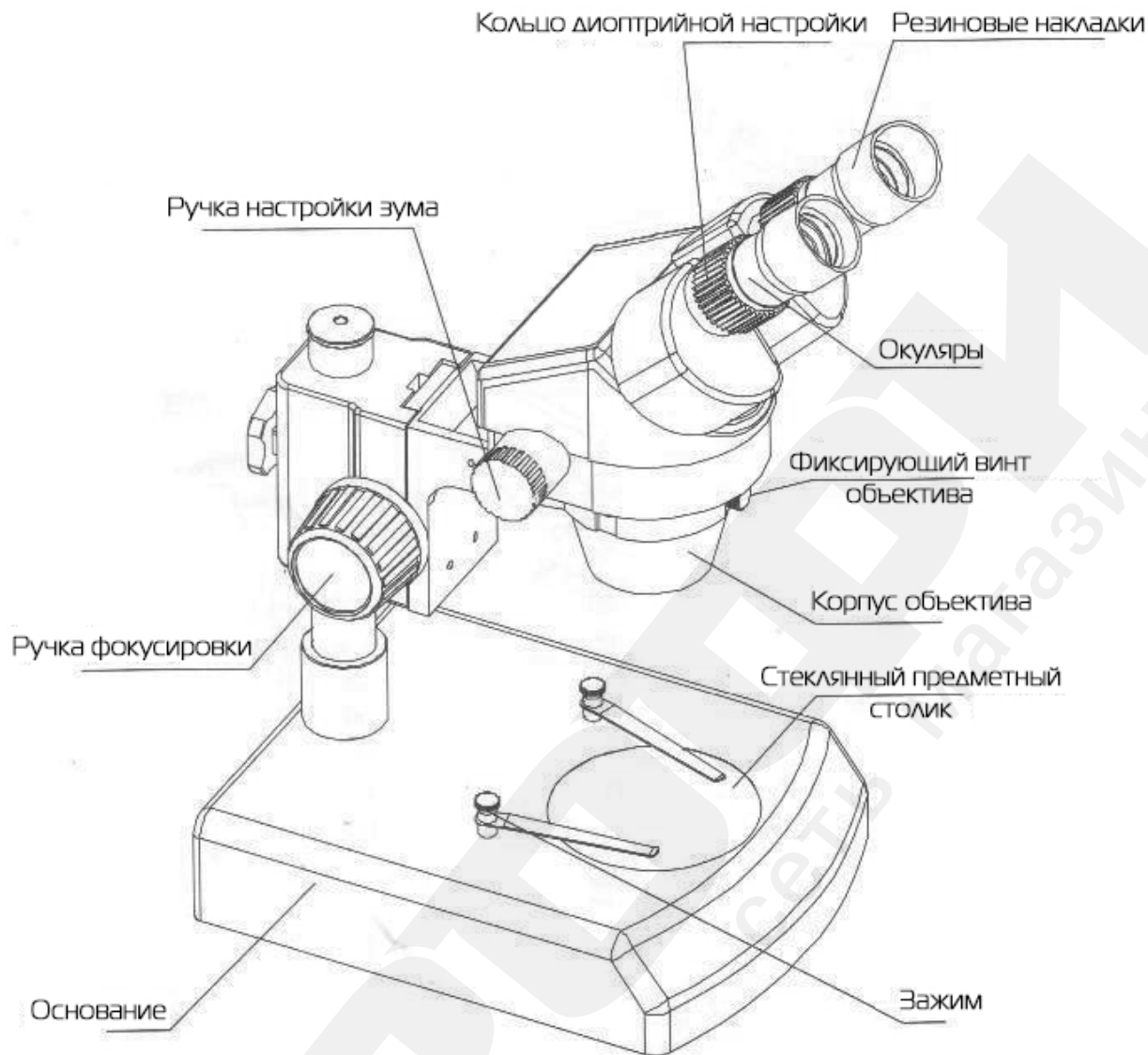

III. Процесс эксплуатации

- Установите образец в центр белого или черного предметного столика, при необходимости закрепите образец на предметном столике при помощи зажимов.
 - Выберите увеличение с помощью ручки настройки зума.
 - Установите кольцевую подсветку (поставляется в комплекте).
 - Используйте ручки фокусировки для настройки изображения. При необходимости измените фокусное расстояние, перемещая голову микроскопа на штативе.
 - Используйте кольцо диоптрийной настройки для настройки изображения.
 - Откорректируйте межзрачковое расстояние.
- При необходимости используйте резиновые накладки на окуляры.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления